

新サービス  
開始

# PCR & Sequence

「PCR & Sequence」サービスでは、手間/時間のかかるPCR増幅~サンガーシーケンス解析までの一連の解析作業を実施するサービスをご提供いたします。

1サンプル/1領域解析あたり **¥7,700** (税込)

サンプル数が多い場合、割引価格を適用いたしますのでご連絡ください。

## 提供サービス工程

お客様よりサンプル等のご提供



- ◆ご注文の際に下記のサンプルおよび情報をお知らせください。
  - ・サンプル (gDNA)
  - ・プライマー (PCR増幅用、シーケンス用)
  - ・PCRサイクル条件

PCR増幅



- ◆PCR増幅は、お客様よりご提供頂くPCRサイクル条件情報に従い実施いたします。

※PCR産物サイズ：500 ~ 3,000bpでの設定をお願いします。これ以外のサイズの場合には、事前にご相談ください。

PCR増幅確認  
PCR産物精製




- ◆電気泳動によるPCR産物の確認において、下記の場合実験を終了することがございます。
  - ・目的のサイズのPCR産物の増幅が確認できない場合
  - ・目的のサイズのPCR産物の増幅が確認できるが他にもエキストラバンドが確認される場合

※PCR増幅結果が不良の場合、DNA濃度を変えるなど2回までは再PCR増幅を実施いたします。

※PCR増幅までで実験を終了する場合、実施したところまでの作業費用をご請求いたします。

サンガーシーケンス

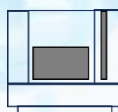

- ◆PCR産物をテンプレートに使用しサンガーシーケンスを行い配列データを得ます。

※gDNA抽出からも対応をいたします。事前にお問い合わせください。

お問い合わせは、下記 QR コード、または URLの「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。

[https://macrogen-japan.co.jp/question/question\\_form/](https://macrogen-japan.co.jp/question/question_form/)

マクロジェン・ジャパン問い合わせ

検索



お問い合わせ  
フォーム

【注意事項】 希望販売価格は参考であり販売店からの販売価格と異なる場合がございます。記載の希望販売価格は2024年3月1日現在の価格です。記載のサービス仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。

## 株式会社マクロジェン・ジャパン

本社・ゲノムセンター:

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 16F

TEL: 03-5962-1124 FAX: 03-5962-1128

イノベーションセンター:

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-5 東日本橋セントラルプレイス9F

TEL: 03-5829-6058 FAX: 03-5829-6048

京都営業所:

〒600-8099 京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町331 タカノハスクエア4F

TEL: 03-5962-1124 (本社直通) FAX: 03-5962-1128